



6×TriDye DNA/RNA loading buffer

货号	产品名称	规格
EL109-01	6×TriDye DNA/RNA loading buffer	1 ml ×5 支
EL109-02		1 ml ×50 支

产品储存: 室温或 4℃ 保存。

产品介绍:

本试剂用于普通琼脂糖凝胶电泳快速检查 RNA/DNA 完整性。6×TriDye DNA/RNA loading buffer 为 6 倍浓缩的溶液，使用时稀释成 1×。

产品特点:

1. TriDye 上样缓冲液中含有三种示踪染料---亮青、亮蓝和亮黄色染料，方便观察样品的电泳状况，防止 DNA 条带跑出凝胶。
2. 三种染料不干扰蓝光灯或紫外灯下观察 DNA 条带。
3. 无 RNA 酶活性。

使用方法:

按照每 5 μl RNA/DNA 样品，加入 1 μl 6×TriDye DNA/RNA loading buffer 比例，混合后直接上样电泳。