



SYBR Green I 20× for PCR

产品信息:

货号	规格
MT551-01	1ml

储存条件: -20°C 保存。

产品介绍:

SYBR Green I 与 dsDNA 结合荧光信号可增强 800~1000 倍。在 PCR 反应体系中, 加入过量 SYBR Green I 荧光染料, 它特异性地掺入 DNA 双链后, 荧光信号增强, 而不掺入链中的 SYBR Green I 染料分子荧光不变, 从而保证荧光信号的增加与 PCR 产物的增加完全同步。荧光可以在退火阶段或者延伸阶段测定。

1. 使用浓度对荧光 PCR 结果的影响

SYBR Green I 的使用浓度是保证荧光定量 PCR 实验成功非常关键的因素。如果 SYBR Green I 的浓度过低会使荧光信号的变化降低, 这就意味着低拷贝的样品可能无法检出。而在高浓度时, 将会抑制 PCR 反应, 降低 PCR 反应效率。所以一般在使用 SYBR Green I 时应根据实际情况优化使用浓度, 反应的终浓度为 1×到 0.2×之间。

2. Mg²⁺浓度的影响

提高 Mg²⁺浓度可以降低 SYBR Green I 对 PCR 反应的抑制作用。我们建议在用 SYBR Green I 进行荧光 PCR 反应时, Mg²⁺浓度比无 SYBR Green I 的普通 PCR 反应高出 0.5~3mM。

BM191021