



5×蛋白上样缓冲液

产品组成:

产品名称	PA124-01	PA124-02
5×蛋白上样缓冲液	5ml	25ml

保存条件: -20℃

产品介绍:

5×蛋白上样缓冲液是一种经过改良的以溴酚蓝为染料, 5 倍浓缩的蛋白上样缓冲液。本产品中含 SDS 变性试剂和 β -巯基乙醇还原性试剂, 可用于变性 PAGE 胶电泳。

使用方法:

1. 按照每 4 μ l 蛋白样品加入 1 μ l 5×蛋白上样缓冲液的比例混合均匀, 95℃加热 5~10 min, 加热完成后上样即可。如果样品有沉淀, 离心后取上清上样。
2. 通常电泳时蓝色染料到达胶的底端处附近即可停止电泳。

注意事项:

1. β -巯基乙醇有刺激性气味, 易挥发。使用时无还原作用或轻闻无味道, 可补加 5% β -巯基乙醇或 50mM DTT。
2. 本产品仅限于专业人员的科学研究用, 不得用于临床诊断或治疗, 不得用于食品或药品, 不得存放于普通住宅内。
3. 为了您的安全和健康, 请穿实验服并戴一次性手套操作。