

蓝色预染蛋白质Marker(宽)



产品信息:

组成	PM202-01	PM202-02
规格	100μl(20次)	250μl (50次)

储运温度: -20℃(长期保存请置于-70℃)

制品说明:

本产品包含 10 种预染的已知分子量标准蛋白质,分子量范围为 10KD~180KD,其中 70KD 的蛋白条带呈橘红色,其他蛋白条带呈蓝色。可以直接观察蛋白电泳及清晰地判断 Western blot 的转移效果。经 SDS-PAGE 凝胶电泳后转移到 PVDF 或 NC 膜上可得清晰的 10 条蛋白带。用于小胶 5μl/次,大胶 10μl/次。

使用方法:

- 1. 室温融解 Marker 或 37- 40℃ 温浴几分钟使之融解,**不要高温加热**。
- 2.轻轻涡旋以确保混匀后,进行上样电泳。

使用注意:

- 1. 该 Marker 不能用于活性蛋白电泳来预测蛋白分子量大小。
- 2.蛋白与发色团共价结合会影响蛋白移动速率,所以预染蛋白 Marker 只能用于大致估量目的蛋白的分子量大小。每一批预染蛋白分子量 Marker 都相对于未预染蛋白分子量 Marker 进行了矫正。 表观分子量如图所示:

