



10-200KD Unstained Protein Ladder

10-200KD 非预染蛋白分子量标准

产品组成:

产品名称	PM215-01	PM215-02
10-200KD 非预染蛋白分子量标准	250μl	250μl×10

保存温度: -20℃

制品说明:

本产品为非预染蛋白 Marker, 由 11 种蛋白质分别纯化后混合而成的蛋白质溶液, 分子量范围为 10kDa—200kDa, 其中 50kDa 为加强带。本产品需经 SDS-PAGE 电泳后, 用考马斯亮蓝 R-250/G-250 染色后可得清晰的蛋白带。


使用方法:

1. 本产品适于室温或 37~40℃融化、轻弹混匀后上样。
2. 建议使用时分装成小量储存, 避免污染。
3. 推荐上样量: Mini-gel: 5 μL /孔 (0.75-1.0 mm) 或 10 μL/孔 (1.5 mm)
Large gel: 10 μL /孔 (0.75-1.0 mm) 或 20 μL /孔 (1.5 mm)
4. 将蛋白 Marker 上样于 SDS-PAGE 胶上开始电泳。
5. 考马斯亮蓝、银染或其它蛋白染色方法使其显影。

使用注意:

1. 因银染比考马斯亮蓝的灵敏度高 10~100, 使用量应酌情减少。
2. 请在-20℃中储存已变性蛋白 Marker。
3. 解冻变性蛋白 Marker 时请在室温或 37-40℃下融化, 并且注意轻弹混匀。切不可在高温下加热变性蛋白 Marker。
4. 因 SDS 已存于 Marker 的储存液中, 所以不被用于非变性聚丙烯酰胺凝胶电泳。

实验图例:

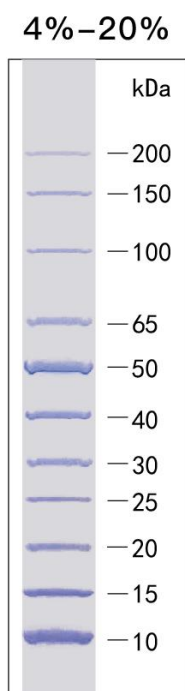

Tris-Glycine

20250320