



1.7-40KD 低分子量预染蛋白 Marker

1.7-40kDa Low Range Protein Ladder

产品组分:

组分	PM218-01
1.7-40KD 低分子量预染蛋白 Marker	50 μ l

保存条件: -20°C 保存，避免反复冻融。


产品介绍:

低分子量预染蛋白 Marker 是六种蛋白和合成肽（1.7 至 40 kDa）的混合物，可用作凝胶电泳和蛋白免疫印迹中肽和小分子蛋白的分子量标准品。蛋白标准品以即用型规格提供，用于直接上样至凝胶；使用前无需加热、还原或添加样品缓冲液。

产品说明:

1. 蛋白 Marker 切勿煮沸。
2. 上样量推荐 3-5 μ l。
3. 蛋白分子量存在批次差异，误差约 5%。
4. 需用 Tris-Tricine 体系分离小分子量蛋白。
5. 凝胶经考马斯亮蓝染色或银染前，需使用 5% 戊二醛固定蛋白。
6. 预染蛋白 Marker 在不同 SDS-PAGE 缓冲体系中的迁移速率会存在差异；但若在同一缓冲体系中以未染色蛋白标准品校准，仍可用于粗略判定蛋白分子量。

实验图例:

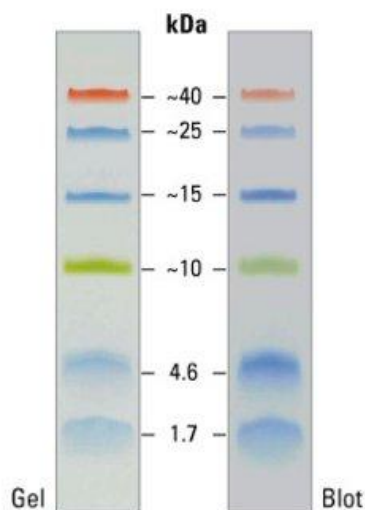

20260624