



10×Transfer Buffer

货号	产品名称	规格
PA119-01	10×Transfer Buffer	500ml

储存条件： 室温保存

产品介绍： Transfer Buffer 可以用于 Western 时湿法电转膜，安全无毒，配制方便。

使用方法：

1. 本产品为 10×，使用时工作浓度为 1×；
2. 本产品不含甲醇/乙醇，使用时需加入甲醇/乙醇，一般加入 20%甲醇/乙醇即可，如果是大分子蛋白，可以适当减少甲醇/乙醇用量，如 10%；
3. 本产品不含 SDS，如需使用 SDS 可自行加入，一般可在 0.01%-0.1%之间调整。

例如配制 1L 转膜液：

取 100ml 10× Transfer Buffer，200ml 甲醇/乙醇，加水至 1L 即可。